




電動デキャッパ (SBS規格ステージ・スタンド付) 取扱説明書

ET-DC1

この度は電動デキャッパ ET-DC1を(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容物

電動デキャッパ本体	・・・1本
SBS規格ステージ	・・・1個
スタンド	・・・1組
キャップドライバーA	・・・3個
キャップドライバーB	・・・3個
充電用USBケーブル	・・・1本
保管用ケース	・・・1個

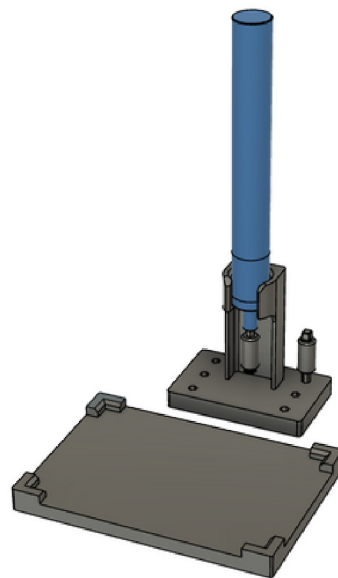


万が一、内容物に不足や破損などがある場合は、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

使用上の注意

- ・本製品を分解しないでください。
- ・濡れた手で使用しないでください。
- ・水分や湿気、高温となる場所で使用したり、設置・保管しないでください。
- ・ケーブルを抜き差しは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ・長期間使用しない場合は、USBポートからケーブルを外してください。
- ・清拭は、乾いた柔らかい布でしてください。

スタンドの組立て

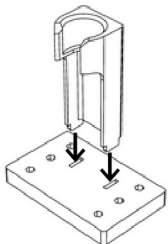

スタンドを上図のように、突起を穴に差し込んでしっかりと固定してください。

仕様


デキャッパ寸法	直径20×長さ176mm
デキャッパ重量	約112g
充電時間	約5時間
連続使用時間	約3時間
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
USBケーブル長	約1m
使用環境	10～40℃(結露なきこと)

保証について


保証期間はご購入日より1年間です。ただし下記の場合は保証の適用とはなりません。また、本製品の故障や使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責を負いません。

1. 不当に改造・それに類する行為による場合。
2. 輸送・移動中の衝撃による場合。
3. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

各部名称とはたらき

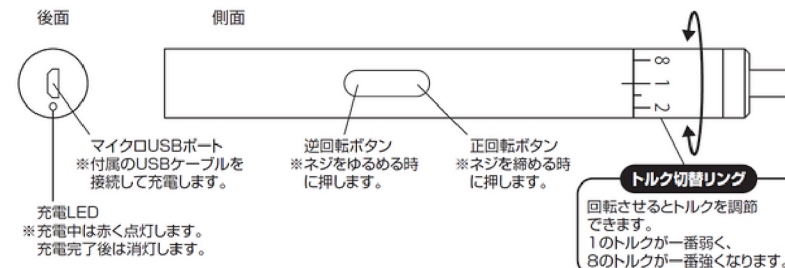

充電方法

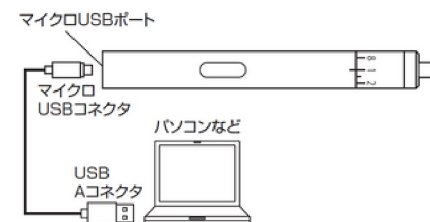

電動デキャッパのマイクロUSBポートに付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタ側を挿し、USB Aコネクタ側をパソコンなどのUSBポートに接続してください。

キャップドライバー



キャップドライバーA

96本チューブ

Azenta Lifescience
FCR&バイオ
Eppendorf など
推奨トルク：1～2



キャップドライバーB


48本チューブ

Azenta Lifescience
FCR&バイオ
Eppendorf など
推奨トルク：4～6


ThermoFisher(Nunc)
推奨トルク：4～6

使用方法

- ① 電動デキャッパ本体にキャップドライバーを取り付けます。

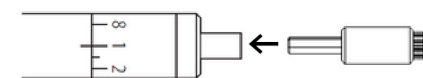

- ② 使用するチューブに合わせトルク切替リングを回してトルクを切替えます。

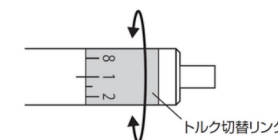

- ③ 正回転ボタンでキャップの閉栓、逆回転ボタンでキャップの開栓を行います。



Eureka Technologies
ユーレカ・テクノロジーズ株式会社

〒612-8364 京都市伏見区下油掛町176番地1
Tel: 075-366-9193 Fax: 075-366-9225
<https://www.eureka-tech.jp>